

Øjeskylleflasker



Øjeskylleflaskerne på instituttet er typisk placeret i laboratoriet eller i deres umiddelbare nærhed her på IFA.

Det er en god idé at orientere sig om, hvor øjeskylleflaskerne er placeret her på instituttet, så du ved, hvor du hurtigt kan hente én eller flere flasker, hvis der sker en øjenskade.

Alle øjeskylleflasker indeholder steril, isotonisk natriumkloridopløsning med en koncentration på 0,9 % og en pH-værdi tæt på øjets naturlige pH.

Flaskerne er kun beregnet til engangsbrug, og derfor skal flasken udskiftes, hvis den er blevet brudt.

Alle øjeskylleflasker er datomærkede fra fabrikken og har en holdbarhed på 3 år efter fremstilling.

Hvis du støder på flasker, hvor datoen snart udløber eller allerede er udløbet, skal du kontakte arbejdsmiljøorganisationen.

Hvis du er kommet til skade med øjet:

Tid er vigtig, når det gælder øjenskader.

Jo hurtigere man reagerer og påbegynder skylning, jo bedre kan skaden begrænses.

For eksempel sker skaden øjeblikkeligt, hvis øjet udsættes for syre eller base.

Derfor er det en god idé at have adgang til øjeskylleflasker umiddelbart i nærheden af områder, hvor der arbejdes med kemikalier.

Ligeledes er skylletiden også meget vigtig. Se skemaet nedenfor for, for anbefalinger til, hvor længe skylningen bør foregå, alt efter typen af øjenskade.

Hvis skylningen ikke varer længe nok, kan der være fare for, at øjets hornhinde tager skade.



HUSK det er vigtigt at kontaktlinser fjernes inden skylning.

Anbefalede skylletider		
Skadetype	Skylning påbegyndes	Skylletid
Mekaniske skader - Støv og snavs	Hurtigst muligt	Ca. 1-3 min., indtil alt er væk
Organiske opløsningsmidler	Hurtigst muligt	Ca. 3 min.
Syreskader	Indenfor 5 sek.	Ca. 2-5 min., derefter læge
Alkaliske skader	Indenfor 1 sek.	10-20 min., fortsæt under transport til læge

Anvendelse:

Det er vigtigt altid at følge anvisningen på flasken om, hvordan den brydes og anvendes!

HUSK kontaktlinser fjernes inden skylning.

Forsøg at holde øjet åbent og ramme så meget af øjet som muligt med væskestrålen. Det kan blive nødvendigt at åbne øjenlågene med den anden hånd for at ramme øjet bedst muligt.

Bevæg øjet frem og tilbage under skylningen for at få skyllet alle steder i øjet.

Ind i mellem afbrydes skylningen for at blinke og bevæge øjet hvorefter skylningen fortsættes.

Reguler evt. væskestrålen ved at trykke på luftventilen med fingeren.

Sørg for at opretholde et jævnt og stabilt tryk på flasken, tilkald evt. hjælp hvis det er nødvendigt og søg altid læge ved kemiske uheld.

Har du spørgsmål så er du altid velkommen til at kontakte Arbejdsmiljøorganisationen.

